

Temperierblock Clean Save Jacket 5000

für Labor und Produktion

Geeignet für: Kontrollierte Temperierung von -20°C bis +200°C für eine Vielzahl von Standard Gefäßen in der Größe von 50 ml bis 1000 ml.

Die richtige und genaue Temperierung von Proben nimmt in Labor und Produktion einen wichtigen Platz ein. Zu der Temperierung auf einen vorgegeben Wert, ist häufig auch das Halten dieser Temperatur wichtig. Zudem ist es möglich Temperaturzyklen darzustellen. Mit den HLL- Temperiermänteln "Clean Save Jacket 5000" können diese Aufgaben zuverlässig bewältigt werden.

Sicherer Betrieb und Reinraumtauglich, da kein offenes Bad notwendig ist.

Im Gegensatz zum konventionellen Wasserbad ist es ausgeschlossen, dass die Proben durch Temperiermittel kontaminiert werden.

Im Temperierblock "Clean Save Jacket 5000" sind keine elektrischen Bauteile verbaut. Dadurch kann dieser sehr einfach gereinigt werden und ist auch für Sterilisationsprozesse im Autoklaven geeignet.

Optimiert für den Betrieb mit Magnetrührgeräten. In Kombination mit einem Magnetrührwerk wird eine verbesserte und homogene Temperaturgenauigkeit in Ihren Proben erreicht. Hot Spots werden vermieden.

Passendes Zubehör für die Temperierblöcke steht zur Verfügung.



Abb. Temperierblock Clean Save Jacket 5000 mit Magnetrührwerk für 10 Bechergläser á 50 ml L505668*

Material: Edelstahl 1.4301, elektropoliert

Eine Vielzahl unterschiedliche Ausführungen sind erhältlich. Abhängig von Anzahl und Größe der Gefäße, die in den Temperierblock gestellt werden können und ob mit oder ohne Magnetrührfunktion. Weitere Größen, auch für Kundenspezifische Gefäße, sind auf Anfrage möglich.

Temperierblock Clean Save Jacket 5000

Geeignet für Standard Bechergläser (hohe Form)

Anzahl Rührstellen	Volumen [mL]	Innendurchmesser / Höhe der Stellplätze im Temperierblock [mm]	Artikelnummer Temperierblock L505668*	Geeignet für Becherglas (Bestellnummer)	Zugehöriger Rührer / Option
15	50	40/50	L50566801	112111617	L14023207
	100	50/58	L50566802	112111624	
	150	56/70	L50566803	112111629	
6	250	62/95	L50566806	112111636	L14023206
	400	72/100	L50566807	112111641	
	600	82/120	L50566808	112111648	
	800	92/145	L50566809	112111653	
	1000	97,5/150	L50566810	112111654	

Temperierblock Clean Save Jacket 5000

Geeignet für Standard Laborflaschen

Anzahl Rührstellen	Volumen [mL]	Innendurchmesser / Höhe der Stellplätze im Temperierblock [mm]	Artikelnummer	Geeignet für Laborflasche (Bestellnummer)	Zugehöriger Rührer
15	50	48/45	L50566810	112185117	L14023207
	150	58/65	L50566811	102111129	
6	250	72/70	L50566814	112185136	L14023206
	500	88,5/100	L50566815	112185144	
	750	97,5/170	L50566816	102111153	



Temperierblock für 10 Bechergläser á 50 ml ohne Magnetrührer



Temperierblock (Draufsicht) mit Magnetrührer

Notwendiges Zubehör:

- Bechergläser/Laborflaschen

Notwendiges Laborgerät:


- Thermostat für externe Temperierung.
Auswahl nach Temperierbereich und Temperieraufgabe (Kühlen und Heizen)
- Thermostat: (Beispiel)
Temperaturbereich: 20..200 °C Art: 886710040
- Schlauchsatz

Optionales Laborgerät:

- Magnetrührwerk für Temperierblock Clean Save Jacket 5000
mit entsprechender Anzahl an Rührstellen. Für gute Durchmischung und verbesserte homogene Temperaturgenauigkeit in Ihren Proben. Zur Verwendung von Temperaturen von bis zu 50°C.
Alternativ/ Optional können für höhere Temperaturen eine Auswahl von Rührgeräten bis zu 200°C angeboten werden.

Erhältliches Zubehör:

- Magnetrührstäbchen

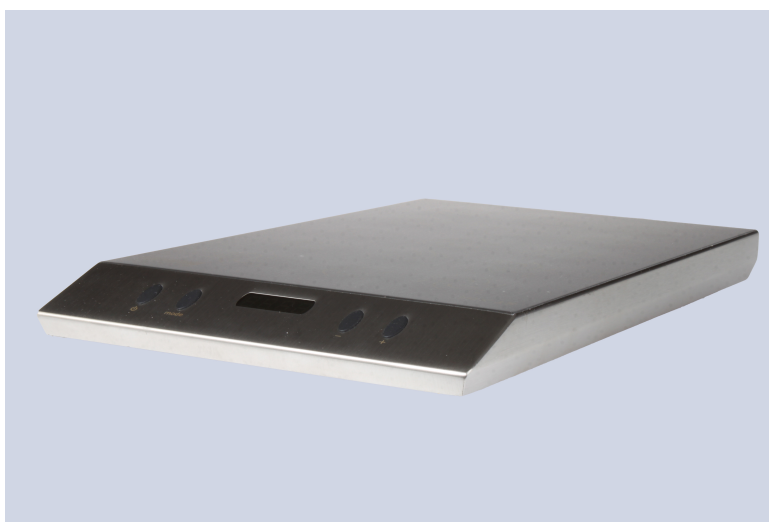

Optionales Zubehör: Magnetrührer: L14023207

